

M5 HiPure 马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA 培养基)

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure 马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA 培养基)	250g	MF470-01

【储存条件】

室温保存，有效期 2 年。

【产品简介】

用于霉菌，酵母菌计数 (GB/SN 标准)

马铃薯粉	6.0g
葡萄糖	20.0g
琼脂	20.0g
PH 值	5.4-5.8

【操作步骤】

称取本品 46.0 克，加入 1000ml 蒸馏水中，115°C 高压灭菌 20 分钟备用。

【注意事项】

若所检样品细菌含量较低，则培养基无需添加氯霉素；

若所检样品细菌含量较高，则倾注平板前每升培养基中需添加过滤除菌的氯霉素 100mg。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。