

## M5 HiPer 唾液 DNA 样本采集管（高级款） 使用说明书

Product	Unit	Cat.#
M5 HiPer 唾液 DNA 样本采集管（高级款）	25T	MF728-01
M5 HiPer 唾液 DNA 样本采集管（高级款）	50T	MF728-02

### 【Storage】

RT 保存

### 【操作示例】



采集样本前  
30分钟请用  
清水漱口



向漏斗处慢慢吐出唾液  
直至刻度线2  
毫升处




将另一管中  
保存液缓缓  
倒入漏斗中



逆时针小心  
拧下整个漏  
斗部分



用管盖将采样管  
顺时针盖好并旋  
紧，轻轻摇晃约  
5秒钟，使唾液  
与保存液充分混  
合

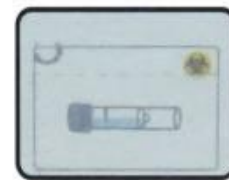

把采集后的  
试管放入生  
物安全袋中

### 【FAQ】

- 1) 最大可以收集 2ml 唾液？  
是的，直接吐唾液 2ml,也就是至管子 4ml 处。
- 2) 收集好的唾液放在什么温度，可以放多长时间？  
拧上盖子摇 5 秒钟混匀保存即可，室温条件下可保存一年。
- 3) 利用磁珠法提取量一般是多少？  
600ul 唾液得率在 6-40ug

### 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。