

# M5 Western Blot 封闭液 (BSA based)

## 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Western Blot 封闭液 (BSA based)	500ml	MF432-01

### 【储存条件】

2-8°C

### 【产品简介】

Western Blot 实验中，为防止印迹膜与检测系统中的蛋白成分（如抗体 IgG 等）发生非特异性吸附，导致实验结果不清晰，通常在进行一抗孵育前需预先对印迹膜上的非特异结合位点进行封闭。本产品以 BSA 为基础，配合其他有效成份，可快速高效地封闭膜上多余的结合部位，减少非特异结合情况的产生，降低背景，适用于各种转印膜的封闭，操作方便快捷。另外，本产品特别添加了蛋白稳定剂，可保证每次实验封闭效果稳定可靠。

### 【注意事项】

1. 每次使用时，必须保证封闭液将印迹膜完全浸没，以免影响封闭效果。
2. 本产品含有防腐剂，操作时请佩戴手套进行防护。
3. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

### 【使用方法】

1. 本产品无需稀释，开盖即用。
2. 目的蛋白转移完毕后，将印迹膜放入容器中，加入适量 BSA Blocking Buffer（以完全覆盖印迹膜为宜）。
3. 室温孵育 30 分钟至 2 小时，必要时可 2-8°C 孵育过夜。
4. 封闭结束后弃去 BSA Blocking Buffer，进行 Western Blot 后续操作。

### 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。