

M5 Super Mycoplasma Removal Spray

“支可清”支原体喷雾去除剂

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Super Mycoplasma Removal Spray	250ml	MF387-01

【储存条件】 室温运输及保存，保质期 2 年。

【产品简介】

M5 Super Mycoplasma Removal Spray “支可清”支原体喷雾去除剂能阻止真菌（和孢子），细菌（和孢子），支原体和病毒（包括 HIV 和 Hepatitis B）的生长和污染。它的活性成分是季铵类衍生物，不含汞、甲醛、苯酚或酒精等刺激性物质，无毒并可以生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。本品为 1×的工作液，直接使用即可。

【注意事项】

- 1) 使用本试剂前请仔细阅读说明书。
- 2) 整个实验，应规范操作，包括反应体系的配制、样本处理及加样。
- 3) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【操作步骤】

- 1) 每两个星期喷一次 CO₂ 培养箱，喷洒前不需要清空培养箱。
- 2) 超净工作台每次使用前喷一次，待其自然风干。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。