

M5 Hiper 动物房除味剂

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Hiper 动物房除味剂	500ml	MF957-01

【储存条件】 常温，请置阴凉处密封保存，24 个月；

【产品简介】

动物房除味剂：是一款专门用于实验室动物房臭味、异味处理，对常见细菌、真菌也有一定的抑制作用。经多项独立试验验证表明本品能够有效吸收和降解氨气、硫化氢、吲哚、粪臭素、尿酸、尿素等具有恶臭味的物质，保证动物房空气清新。

主要成分：复合酶制剂。

作用原理：本品含有多种微生物发酵的复合酶类，可以有效催化降解动物房内氨气、硫化氢、吲哚、粪臭素、尿酸、尿素等易挥发的恶臭类物质，每周处理 2-3 次，可以有效保证动物房实验环境的清洁。

【特性优势】

针对性——专门用于实验室动物房兔子、老鼠等产生的异味清除；
广谱性——对氨气、硫化氢、吲哚、粪臭素、尿酸、尿素等有很好的降解作用；
安全性——经试验验证，本品对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验，无任何不良反应；
理化性质——PH 中性、无刺激性、无腐蚀性、无挥发性；
其他——直接喷洒，操作方便。

【使用方法】

- (1) 在动物房均匀喷洒，可有效清除环境中的异味；
- (2) 开始使用建议每天处理一次，连续处理 3-5 天气味减轻之后，建议每周处理 2-3 次。

【注意事项】

- (1) 请佩戴口罩、乳胶手套操作；
- (2) 动物房除味剂浓缩液需稀释后使用，与无菌水按 1：100 比例稀释；
- (3) 产品表面如有少量白色膜或浅黄色沉淀不影响产品性能，摇匀后即可使用；
- (4) 本产品仅供科研使用。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。