

M5 Western Antibody Dilution Buffer

抗体稀释液使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Western Antibody Dilution Buffer	100ml	MF423-01

【储存条件】

2-8℃

【产品简介】

在蛋白印迹(Western Blot, WB)实验中,一抗和二抗通常需要适当稀释使用。本产品可用于蛋白印迹时抗体的稀释和配制,稀释和配制的一抗或二抗可以在 2-8℃保存和使用不少于 1 周,可以反复 2-3 次用于蛋白印迹,节约您宝贵的抗体。本产品仅用于 WB 实验中的抗体和标记物的稀释。

【产品组份】

Western Antibody Dilution Buffer 100 ml

【注意事项】

1. 本产品属蛋白制剂,室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
2. 为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在 2-8℃进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
3. 本产品含防腐剂,为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用方法】

1. 临用取出本产品,颠倒数次以混匀,取适量用于抗体稀释。一抗和二抗的稀释比例请参照厂家使用说明。
2. 一次实验结束后,可以回收抗体稀释液,2-8℃保存,一周内可用于下次的 WB。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时,本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。