

M5 Hiper 噬菌体清除剂（即用型） 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Hiper 噬菌体清除剂（即用型）	250ml	MF1311-01

【储存条件】

室温(15 ~ 25°C)保存，室温(15 ~ 25°C)运输。

【外观颜色】

无色液体

【产品简介】

M5 Hiper 噬菌体清除剂（即用型）是聚合美特制的一种无毒喷洒试剂，用于洁净区空间灭菌的高效消毒剂，通过化学方法杀灭包括噬菌体在内的微生物，可在短时间内消除实验室空间的各种噬菌体污染，并降解至不能复发的水平，达到清洁相关实验操作环境的效果。

【使用方法】

1. 密闭房间中，直接将本产品喷洒于仪器或桌面，或者空气中，关门闷 45min，再通风（通风前后可以感觉到气味变化）。
2. 连续上述处理一周，可以彻底清除掉噬菌体污染。也可以配合紫外灯照射，效果更佳。
3. 本产品也可直接喷洒于一次性乳胶手套上，等干后不用擦拭，用于实验耗材，如离心管壁、枪头盒等表面噬菌体污染的清除。

【注意事项】

1. 本品使用安全无毒，无腐蚀性无刺激性，喷洒时需佩戴口罩，尽量不要接触到皮肤和粘膜，若接触到，立即用大量清水冲洗。
2. 喷瓶开关能自主调节，不用时应处于 off (不能喷洒状态)，处于 on (可以喷洒)时，注意不要对着皮肤，眼睛等部位进行喷洒。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。